


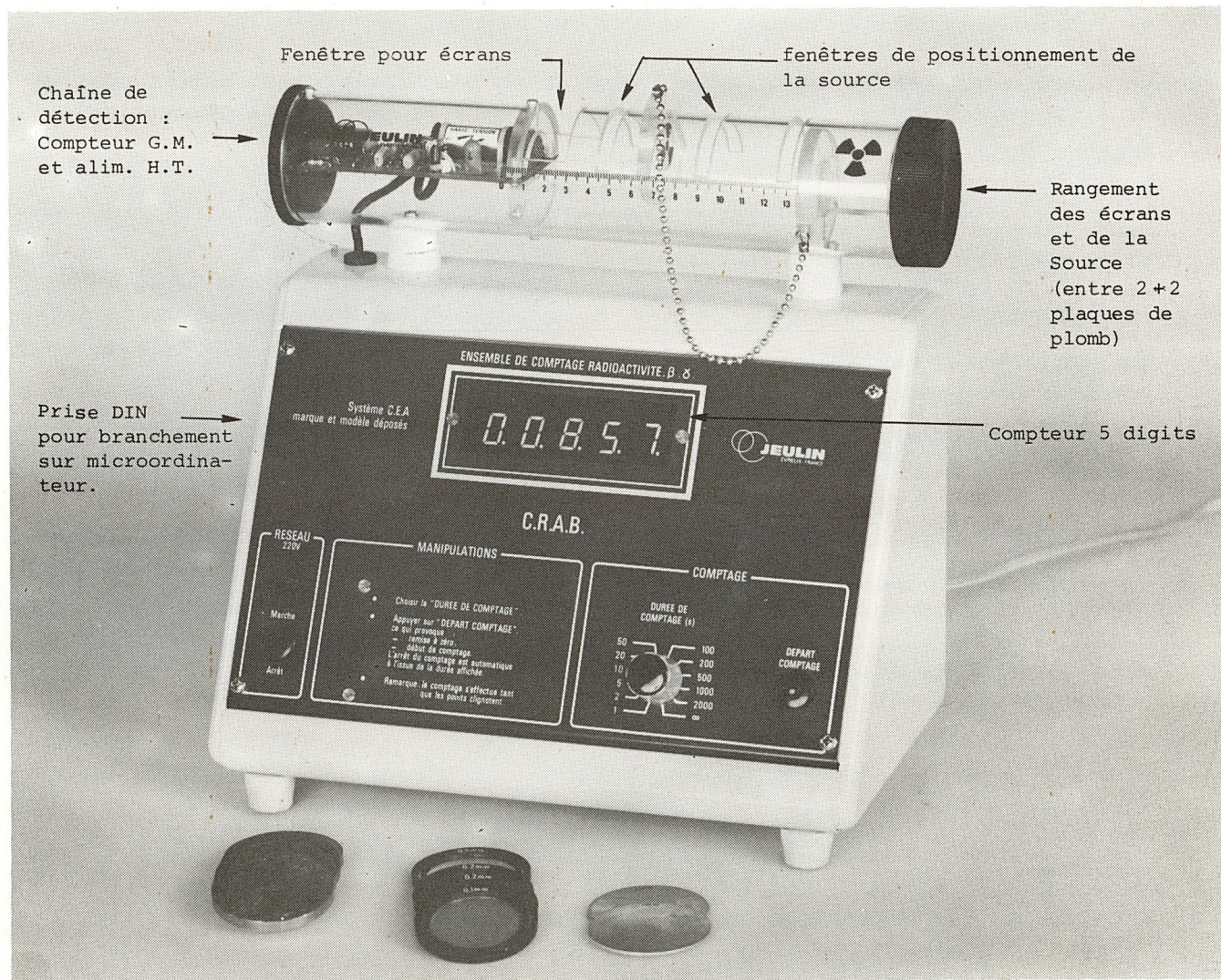

ETUDE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

- Evénements aléatoires
- Absorption par la matière des rayonnements en fonction :
 - de la masse interposée
 - de la distance source-détecteur
- Lois sur les statistiques

SPECIALEMENT CONCU POUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES :

- Appareil étudié par le CEA/DEIN de Saclay.
- Une exclusivité française, CEA/JEULIN.

C.R.A.B. : STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Cet appareil, étudié par le C.E.A. et industrialisé par les Ets JEULIN, et pour lequel la Commission Interministérielle a donné un avis favorable (autorisation n° T 27.251.S2), comporte l'utilisation d'une source scellée de 10 microcuries, ne présentant, dans un usage normal, aucun risque.

En conformité avec la législation, vous devez nous réexpédier, dûment complétée, le coupon ci-dessous, comportant les nom et adresse de l'établissement, ainsi que le nom de la personne responsable du C.R.A.B. :


M.....

Nous indiquer toute modification concernant l'adresse de l'établissement et/ou le nom de la personne responsable.

Nous attirons votre attention sur les conditions de stockage de l'appareil :

- toujours stocker la source entre les plaques de plomb fournies avec l'appareil (voir photo ci-contre).
- Ne pas désolidariser la source de la chaînette.
- Prendre des dispositions nécessaires pour éviter le vol : mettre l'appareil dans un endroit sous clef.
- Conserver l'emballage d'origine pour tout retour éventuel.

Ecrans plomb Source radioactive

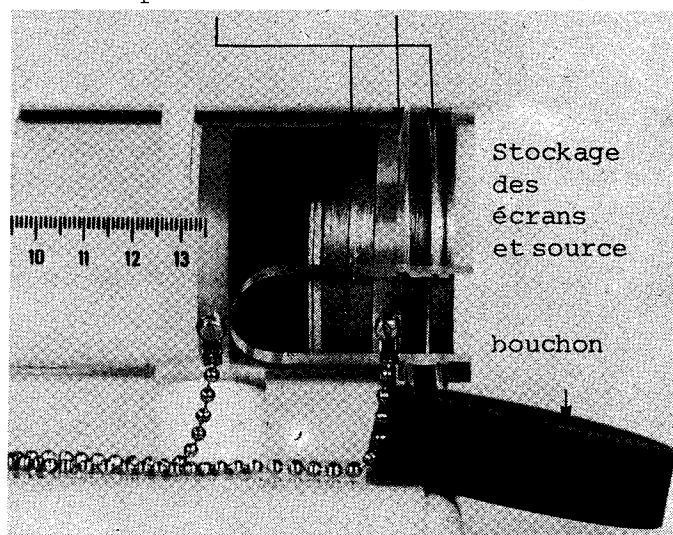

Stockage des écrans et de la Source.

En cas de perte ou vol de l'appareil, en particulier de la source radioactive, PREVENIR DANS UN DELAI MAXIMUM DE 24 Heures :

- Le Commissaire de la République (Préfecture) de votre Département.
- Le S.C.P.R.I. - BP 35 - 78110 - LE VESINET - Tél.(3) 49.76.02.72
- La Société JEULIN - BP 3110 - 27031 EVREUX CEDEX - Tél. 32.28.30.10