

Microscopes à dissection stéréoscopiques

d'après GREENOUGH

Statif X

a) Généralités

Ces microscopes redresseurs binoculaires sont constitués par deux tubes de microscope complets munis chacun d'un objectif et d'un oculaire et inclinés de $7\frac{1}{2}^{\circ}$ environ sur la verticale. Le double-tube ainsi constitué est mis au point par crémaillère et pignon et se déplace, en outre, dans le guidage *a* (fig. 17). La fusion des vues prises de deux côtés différents de l'objet rend l'image stéréoscopique tout en permettant d'utiliser complètement la pupille de sortie. L'objet est non seulement vu avec les deux yeux, mais avec un relief merveilleux. Pour le donner, les deux objectifs doivent être bien centrés sur les deux tubes. Pour les rendre aisément interchangeables, ils sont montés sur un patin commun. Le centrage doit être effectué spécialement pour chaque statif. Les objectifs sont munis à cet effet d'un dispositif de centrage.

Nous livrons, au choix, sept paires d'objectifs qui se combinent avec des oculaires HUYGENS ou avec des oculaires orthoscopiques.

La construction des statifs diffère suivant qu'ils sont destinés en première ligne à de petites ou à de grandes préparations.

Pour plus de détails, voir l'imprimé
"Mikro 375"

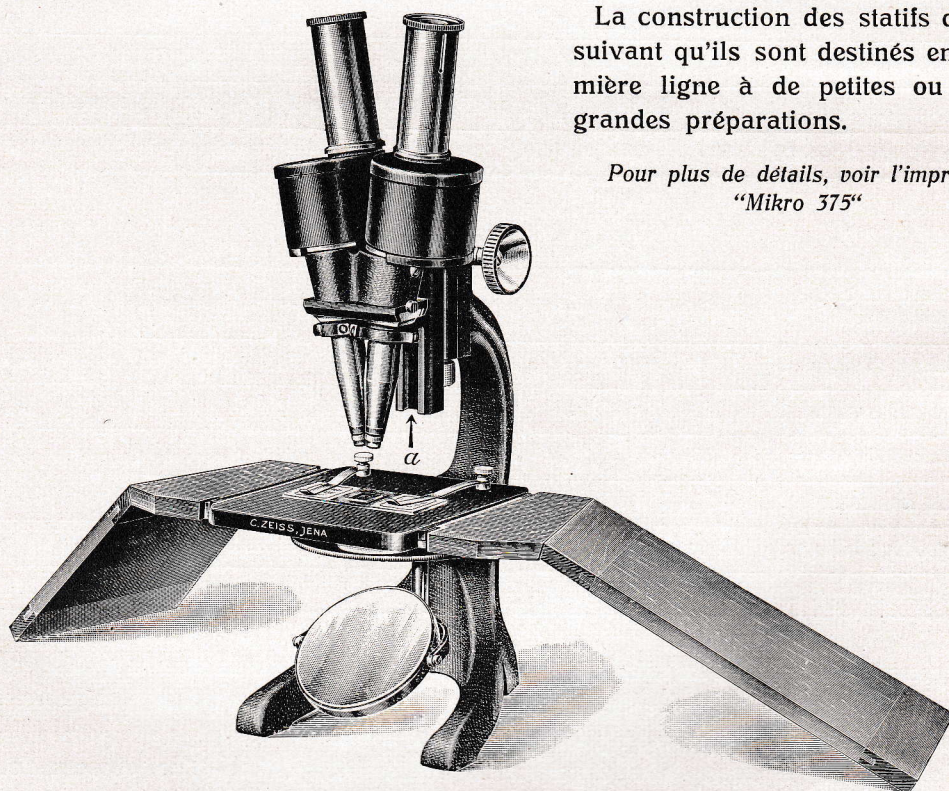


Fig. 17, $\frac{1}{3}$ grand. nat. env.
Statif XA

8472

b)

Désign.
Grossi.
pa.
No. de c.
Désign.
Nombr.

Désign.
No. de c.
Désign.
Nombr.

La pa
qu'avec
rempli

donnant

Désign.
Grossi.
pa.
Distanc.
e
Paire d'
HUYGENS
"
"
"
Orthosc.
"

Les pa
mais no
viennent

Les éc
49—72 m
pour la p
la paire