

Pour le fermer, l'instrument étant supposé placé dans la position ordinaire du travail, il faut porter le miroir de gauche à droite, puis abaisser d'une main la virole noire A, pendant que l'autre main fait basculer la platine horizontale B de droite à gauche pour la rendre verticale. Ensuite, on retire le tube du microscope, et on le réintroduit par l'ouverture opposée, entre l'écartement du pied, la platine et le miroir. Dans cette nouvelle position, il faut pousser le tube de façon à pouvoir rapprocher les deux branches du pied comme on ferait d'un compas. Cet instrument est vendu séparément sans objectifs ni oculaires, car on peut se servir de tous ceux des grands microscopes sans que le grossissement ni le champ en soient diminués. 80 fr.

Cet instrument a été construit avec le concours de M. le docteur Malassez, du laboratoire d'Histologie du Collège de France.

MODÈLE N° 9.

Microscope de dissection (*loupe montée*).
(Fig. 15).

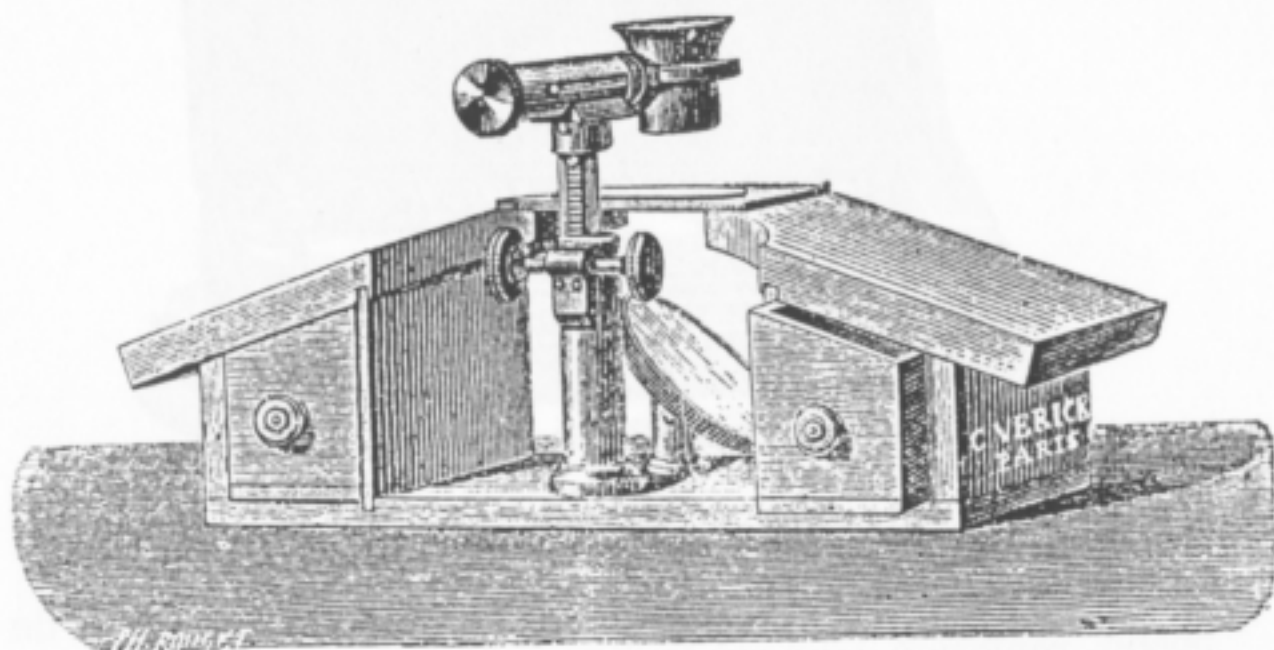


FIG. 15.

Cet instrument se compose d'un support en acajou et